



Valor™ 3000 Xtreme

Kompaktní váhy



Robustní, celonerezové vysokovýkonné přenosné stolní váhy

Přesné, kompaktní váhy OHAUS Valor™ 3000 Xtreme kombinují odolnost a kvalitní konstrukci. Valor™ 3000 Xtreme bere uživatele do nové dimenze vážení. Série vah nabízí vysokou přesnost s odčitelností až 1:20000 d, odolnost, jednoduchost používání, nízkoprofilový design s krytem z nerezové oceli. Omyvatelné verze OHAUS Valor™ 3000 Xtreme vyhovují i nejnáročnějším požadavkům.

Standardní vlastnosti:

- Xtrémny design - celonerezová konstrukce krytu s vysokou odolností vůči chemikáliím a odnímatelná nerezová váhová plocha. Váhy Valor 3000 jsou odolné a snadno čistitelné (IP65 krytí pro omyvatelné vodu odolné modely)
- Xtrémna ochrana - Technicky pokročilá ochrana proti přetížení (10 x kapacity váhy) ideální pro nejtěžší podmínky
- Xtrémna výkonnost-série vah Valor™ 3000 nabízí vynikající rozlišení až 1:20000 a 0.01 g, díky čemuž poskytují přesné výsledky i při náročných podmínkách
- Xtreme přátelský - OHAUS SmarText™ software umožňuje snadnou instalaci a nastavení, LCD displej s vysokým kontrastem

Valor™ 3000 Xtreme Kompaktní váhy

Extrémní design

Extrémní designových OHAUS znamená čisté linie, odolnost a přenosnost. Váhy Valor 3000 Xtreme jsou vysokoprecizní a dodány s celonerezovým krytem z nerezové oceli AISI304.

Pro použití v mokřem prostředí, váhy Valor 3000 Xtreme jsou vybaveny krytím IP65. Všechny modely Valor 3000 Xtreme vyhovují požadavkům NSF a plně podporují HACCP systém jakosti. Váhy Valor 3000 Xtreme nabízejí možnost napájení z baterií pro nejvyšší přenosnost. Valor 3000 Xtreme nabízejí QuadraStance™, se čtyřmi nastavitelnými pryžovými nohama na snadné nastavení vah do stabilní polohy na každém povrchu.



Extrémní ochrana proti přetížení

Všechny produkty OHAUS jsou navrženy tak, aby byly dostatečně robustní a odolné. Z toho není výjimka ani Valor 3000 Xtreme. Vynikající ochrana proti přetížení a odolnost vůči výkyvům, dodávají váhám OHAUS Valor 3000 Xtreme vynikající hodnotu.



Extrémní výkon


Robustní design vah Valor 3000 Xtreme kombinovaný s vysokoprecizním snímačem poskytují dělení až 1:20,000 d. Každý model nabízí možnost nastavení úrovně filtrování, díky čemuž jsou váhy Valor 3000 Xtreme použitelné i v náročnějších podmínkách.

Extrémně přátelský

Každý model Valor 3000 Xtreme přichází s inovativním uživatelským rozhraním OHAUS SmarText™, díky němuž je nastavení a používání vah velmi jednoduché. Textové příkazy zobrazené na vysokokontrastní displeji zjednoduší používání a nastavení vah.



Vnější rozměry

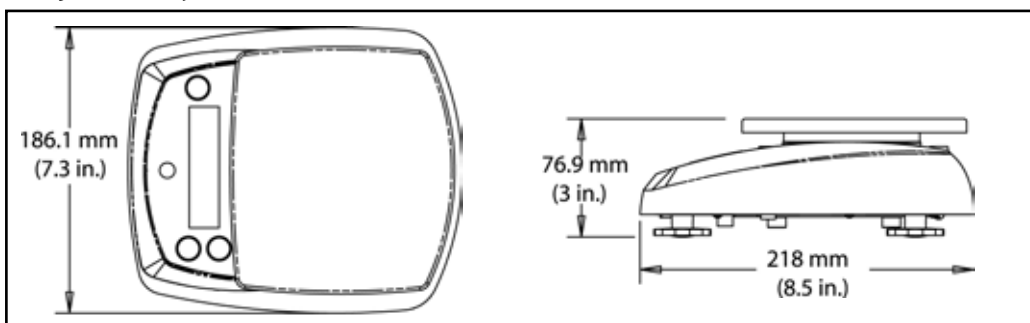

Aplikační režimy

Váhy Valor 3000 Xtreme nabízejí vyspělé aplikace pro potravinářské účely s jednoduchým používáním. Aplikace:

Procentuální vážení-Tento režim je ideální pro formulaci a míchání ingrediencí umožňuje srovnání hmotnosti vzorku vyjádřené v% oproti hmotnosti referenčního vzorku. Tato funkce umožňuje rychlé porcování a kontrolu porcí oproti referenční hmotnosti. Díky tomu jsou váhy Valor 3000 Xtreme ideální pro potravinářský průmysl, hlavně pro pekárny.



Stanovení specifické hmotnosti- Tento režim je perfektní pro rychlé a snadné stanovení specifické hmotnosti vzorku bez zbytečných manuálních kalkulací. Tento režim je ideální pro stanovení aeraci směsí pro zpracování potravin.

Další vlastnosti

Napájení z AC adaptéru

Dodávaný AC adapter poskytuje nepřetržitý provoz. Místo připojení je chráněno proti vlhkosti během provozu



Celonerezový design

Jednoduché, čisté linie a celonerezová konstrukce umožňují sanitární čištění. Váhy Valor 3000 Xtreme plně podporují HACCP systém jakosti



Ověřené modely

OIML / EC Typové zkoušky pro ověřené modely. Tyto jsou dodány přímo s ověřením z továrny.



Dlouhá životnost baterií

4 kusy baterií typu C umožňují 120 hodinový provoz vah Valor 3000



IP65 krytí

Valor 3000 Xtreme W váhy jsou ideální pro použití v mokřem a parním prostředí



Jasný LCD displej

Dobře zřetelný, vysoko-contrastní LCD displej zobrazí všechny informace vážení

Libela



vodováhy

Integrovaná libela (XW modely) poskytuje Vám jistotu během měření a nastavení vah do

QuadraStance™ pro vynikající stabilitu - OHAUS Quadradstance se skládá ze 4

gumových protiskluzových nohou, které poskytují vynikající stabilitu na každém povrchu.



SmarText™ Softvér

Inovativní software poskytuje snadné nastavení a používání vah v aplikačních režimech např. v% vážení a stanovení specifické hmotnosti.



Valor™ 3000 Xtreme Kompaktní váhy

Specifikace							
Modely (neověřitelné modely)	V31XH202	V31XH2	V31X3	V31X6	V31XW301	V31XW3	V31XW6
Modely (OIML / EC Typově ověřené)	---	---	---	---	V31XW301M	V31XW3M	V31XW6M
Kapacita(g)	200	2000	3000	6000	300	3000	6000
Dílek (g)	0.01	0.1	1	1	0.1	0.5	1
Ověřený dílek (g), (OIML / EC)	NA	NA	NA	NA	0.2	1	2
Jednotky vážení	lb, decimálna alebo frakcionálna oz, lb:oz, fluid oz (od vody), kg, g						
Applikace	Statické vážení, % vážení, kombinované nulovanie/tarovanie, špecifická hmotnosť(S)						
Klávesnice	3 mechanické klávesy (1 levý; 2 pravé)						
Kalibrace	Digitální externí, numerická kalibrace						
Displej	6 místný, 7 segmentový LCD displej s podsvícením s 20 mm vysokými číslicemi						
Indikace	Střed nuly, stability, nedostatečného / vysokého zatížení, jednotky a stav nabití baterií						
Rozsah táry	Do plné kapacity s odečtením						
Čas stabilizace	do 3 sekund						
Auto-Zero Tracking	Off, 0.5, 1 alebo 3 d						
Ideální teploty provozu	0 ° C - 40 ° C při 10% - 95% nekondenzující se vlhkosti do nadmořnej výšky 4000m						
Napájení	9 VDC 0.5A AC adaptér, 50.60 Hz (v blaení) nebo 4 ks 1.5 V baterie typu C (nejsou součástí balení)						
Prevádzka na batérie	50 h		120 h			50 h	
Rozměry D x Š x V	218 x 186 x 77 mm						
Vážíci miska D x Š	120 mm dia.	146 x 158 mm					
Rozměry balení D x Š x V	325mm L x 252mm W x 140mm H						
Netto hmotnost	1.2 kg	1.3 kg			1.4 kg		
Zásilková hmotnost	2 kg	2.1 kg			2.2 kg		
Krytí	---	---	---	---	IP65	IP65	IP65

Standardní vlastnosti

Odnímatelná nerezová vážíci miska, digitální externí kalibrace, nastavitelné úrovně filtrování, rychlá stabilizace, integrovaná libela (XW modely), nastavitelné gumové nohy, vysokokontrastní LCD displej s podsvícením, automatické vypínání, AC adaptér, OIML / EC typově ověřeni

Příslušenství

Vážíci miska na sendviče, na hranolky a na zmrzlinu, přenosná taška. Pro bližší informace kontaktujte Vašeho OHAUS reprezentanta.

Schválení a shody

- **Potravinářské:** NSF Listed / Certified to NSF / ANSI 169-2005 Special Purpose Food Equipment and Devices (formerly NSF C-2); meets requirements for HACCP conformity.
 - **Elektrické / Emisní:** CE listed, meets AS/NZS4251.1 Emission/AS/NZS4252.1 Immunity, FCC Class B Part 15 operation, Industry Canada Class A. cULus AC power pack.
- Compliant to Directive 2002/95/EC on the restriction of the use of Certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (ROHS).
- Compliant to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
- **Ověření / Legal-for-Trade:** OIML / EC Type Approved R76 Class III and EC Type Approval. Contact your local OHAUS representative for availability.
 - **Kvalita:** Ohaus kvalita vyrobená dle ISO 9001:2000

www.ohaus.com

* ISO 9001:2000
Registered Quality Management System

© Copyright Ohaus Corporation

